

SpillKit Formaldehyd Produktinformation

Notfallset für Formaldehyd-Verschüttungen

Zusammenfassung

Maximaler Schutz und Tragekomfort: Baumustergeprüft u. zertifiziert als komplexe PSA¹⁾ der höchsten Kategorie III; Chemikalienschutzkleidung Typ PB [4], Infektionsschutzkleidung Typ PB [4] - B; Teilkörperschutz: (Berner Schutzhandschuhe Manu Prene XP aus Polychloropren, steril, (Permeationszeit bei 37 % Formaldehyd > 480 min, höchste Leistungsstufe 6), Berner cleo® saphir Schutzkittel: (Permeationszeit bei 4 % Formaldehyd 480 min, höchste Leistungsstufe 6), Berner cleo® saphir Schutzüberziehschuhe: (Permeationszeit bei 4 % Formaldehyd 480 min, höchste Leistungsstufe 6), Uvex Korbbrille.

- **Anwendungsbereich:** Notfallsituationen in Reinräumen, Labore, in der Pharmazie mit Formalin oder anderen formaldehydhaltigen Substanzen. (z. B. nach Unfällen in der Pathologie mit Formaldehyd 4 %). Ideal auch geeignet für Pathologen, Pflegeheime, Bestattungsinstitute und Personen/Einrichtungen die mit Formaldehyd und formaldehydhaltigen Substanzen in Kontakt kommen könnten.
- **Anwendung:** 1. Persönliche Schutzausrüstung anziehen. 2. Formaldehyd-Bindemittel-Streudose öffnen, Papierschutz eindrücken und großzügig auf die Verschüttung streuen. Kurze Einwirkphase, anschließend vorsichtig mit Schaufel und Schieber aufnehmen und im beiliegenden Abfallbeutel/Abfallbehälter mit einem Kabelbinder luftdicht verschließen. 3. Anschließend alle verwendeten Artikel gemäß den Abfallentsorgungsschlüssel 07 01 04* entsorgen.
- **Produkteigenschaft:** Formaldehyd Bindemittel, Formalin Spill Control (FSC-1), 312 g (Aufnahmefähigkeit: 1 g Bindemittel = Ø 245 g Formaldehyd 4 %). Keine Gewähr für andere Chemikalien.
- **Vor der Verwendung:** Auf Beschädigungen prüfen! Beschädigte PSA¹⁾ nicht verwenden!
- **Warnhinweis:** Je nach Ort und Größe der Verschüttung kann es erforderlich sein, ein gasfilterndes Vollgesichts-Atemschutzgerät mit geeignetem Filter zu tragen, das im Arbeitsbereich verfügbar sein sollte. Dieser Kit enthält selbst kein Atemschutzgerät. Wenn eine große Menge an Flüssigkeit eingedämmt werden muss, benachrichtigen Sie das Notfallpersonal gemäß den Richtlinien der Einrichtung!
- **Entsorgung:** Besonders überwachungsbedürftiger Abfall (Abfallschlüssel: 07 01 04); getrennt sammeln und in luftdicht verschlossenen Behälter entsorgen.

1): Persönliche Schutzausrüstung gemäß PSA Verordnung (EU) 2016/425;

2): Mit (*) versehene Abfallarten im Abfallverzeichnis sind gefährliche Abfälle im Sinne § 41 des KrW-/AbfG.

Ausführungen

Größe	M	L	XL
Art.-Nr. (inkl. 1 Dose Bindemittel)	100079	100080	100081
Zusätzliche Dose Bindemittel FSC-1, 312g		100113	



Inhalt

Artikelbezeichnung: Persönliche Schutzausrüstung (Kategorie III)	Stück/Paar
Berner Schutzhandschuhe Manu Prene XP	1
cleo® saphir Chemikalien - Schutzkittel	1
cleo® saphir Chemikalien - Schutzüberziehschuhe	1
Uvex® Korbbrille	1

Artikelbezeichnung: Hilfsmittel	Stück/Paar
Dose Formaldehyd Bindemittel FSC-1 (312g)	1
Reinigungstücher ISYSOFT	6
Schieber & Schaufel	1 +1
Abfallsack & Kabelbinder	1 + 1

Qualitätsmanagementsystem

Unser **Qualitätsmanagementsystem** ist gem. DIN EN ISO 9001:2015 durch die TÜV Management Service GmbH **geprüft und zertifiziert**

Lager- und Transportbedingungen

- Dunkel (vor direktem UV- und Sonnenlicht schützen); Kühl (+5 bis + 40 °C); Kein Kontakt mit spitzen und / oder scharfen Gegenständen

Haltbarkeit

- 3 Jahre ab Herstellungsdatum

Hersteller

Berner International GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 19
25337 Elmshorn
T +49 4121 4356-0
F +49 4121 4356-20
info@berner-safety.de

www.berner-safety.de

